

## Instructivo de uso de Lupa NikonSMZ-745T



### Uso general

- Prender la lupa con el botón On/Off.
- Poner la muestra sobre la platina y centrarla.
- Ajustar la altura de la distancia ocular-muestra.
- Enfocar.

### Posiciones de extinción

- Centrar la muestra sobre el polarizador.
- Seleccionar la luz transmitida.
- Girar el analizador para poder observar las posiciones de extinción. Tener cuidado de no desenroscar el mismo.

Comentario: Durante la rotación de 360°, la muestra oscurece cuatro veces correspondiente a las posiciones de extinción (o posiciones normales) en cada intervalo de 90°. En la mitad de estos intervalos (o sea, en la mitad de dos posiciones de extinción), se observa un máximo de intensidad. Estas son la llamadas cuatro diagonales o posiciones a 45°.